

Como calibrar seu microscópio com o software EPview™

Não importa qual dispositivo você usa para controlar sua câmera para microscópio digital EP50, calibrar o microscópio com o software EPview™ exige apenas algumas etapas simples.

ETAPA 1

Inicie a calibração de aumento manual

ETAPA 2

Selecione a objetiva a ser calibrada na lista de objetivas

ETAPA 3

Especifique uma distância na régua do micrômetro com pontos inicial e final


ETAPA 4

Confirme a entrada e selecione a unidade de medida adequada


ETAPA 5

Calibre outras objetivas, se necessário; caso contrário, o procedimento está concluído

Software EPview para Windows

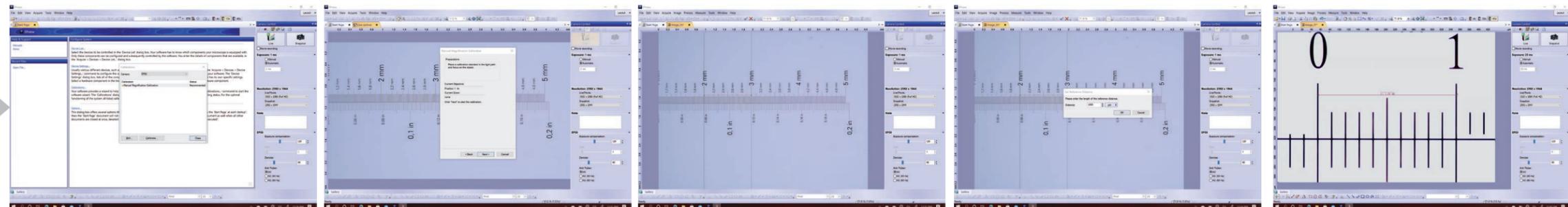

App EPView para iOS

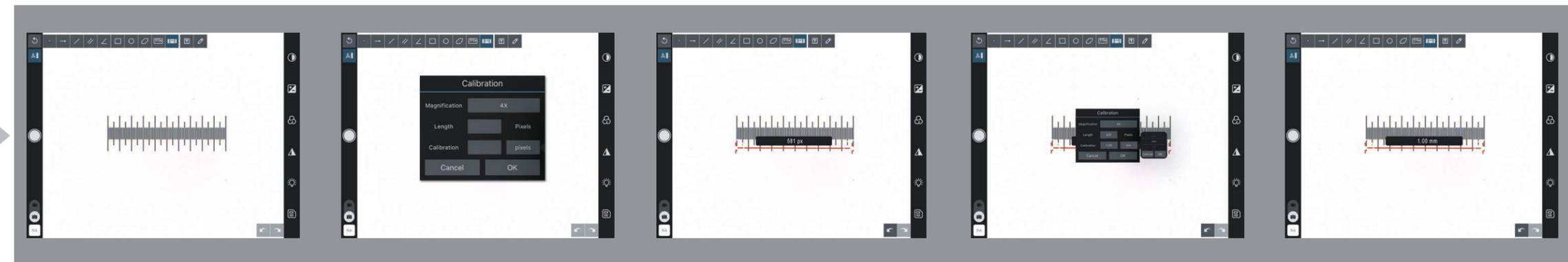

OSD do EPView

